

Petite Recette de Préparation d'ADN

Ingrédients :

- 1 oignon
- 1/2 cuillère à soupe de sel de table
- Alcool (à brûler, 90°, 70° ou vodka)
- Liquide vaisselle

Suggestion :

vous pouvez aussi
prendre de la salade.
Résultats assurés !



Matériel :

- 1 mixer
- 1 mortier
- 1 passoire
- 1 filtre à café
- 1 verre transparent

① Placer l'Alcool au congélateur 1/2 heure avant de commencer.

② Emincer 1/2 oignon puis le broyer le plus finement possible (au mixer puis finir au mortier si possible, en écrasant bien).

③ Verser dessus 10 cl d'eau, le sel et 5 gouttes de liquide vaisselle : remuer pendant 3 à 5 minutes.

④ Faire chauffer 40 secondes au micro-ondes (cette étape peut être supprimée si besoin, mais le rendement sera plus faible).

⑤ Filtrer le jus sur une passoire puis sur un filtre à café (attention : c'est long !) et récupérer le liquide dans un verre transparent.



⑥ Verser lentement, sur le bord du verre, 2 à 3 volumes d'alcool glacé (20 à 30 cl) pour 1 volume de préparation.

Laisser reposer. L'ADN va précipiter, au centre du verre, sous forme d'une pelote « gluante » ou de filaments blancs !



⑦ Vous pouvez l'enrouler sur une fourchette comme des spaghetti et le conserver dans de l'alcool.

• Niveau : Très facile Coût : modique Temps : 1 heure